


Unison US-C18









Technical

製造バッチ間の再現性 (US-C18)

再現性の高い 5 μ m ODS 充填剤・・・Unison US-C18

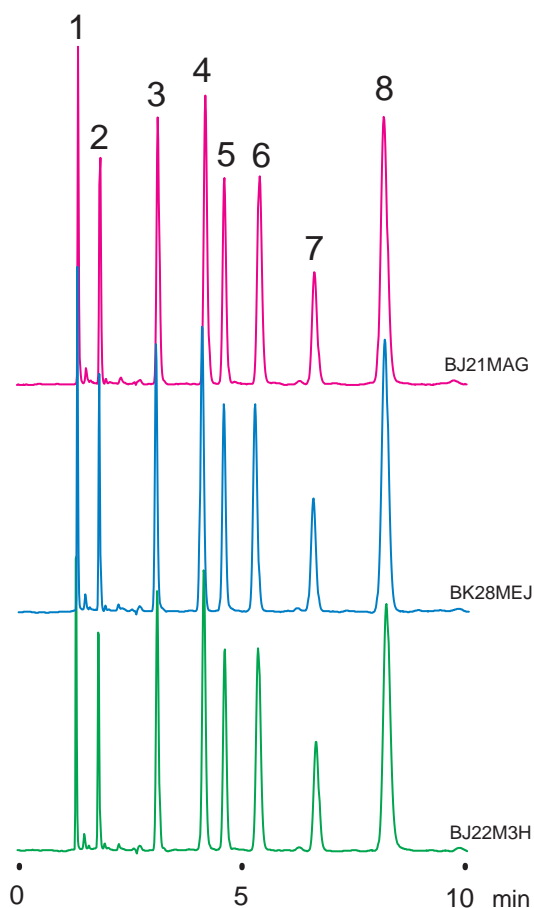

Unison US-C18, 150 x 4.6 mm
20mM ammonium acetate / ACN = 60/40
1.0 mL/min, 37 °C, 254 nm

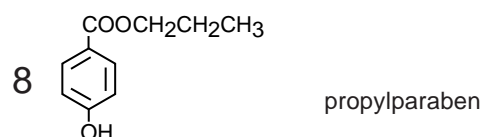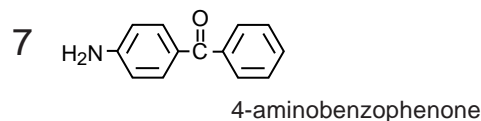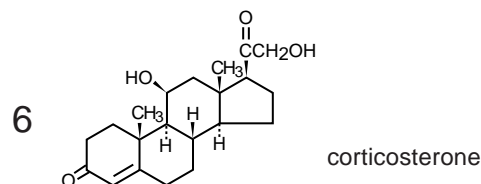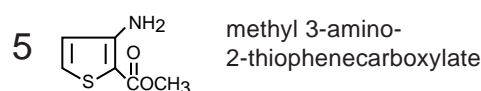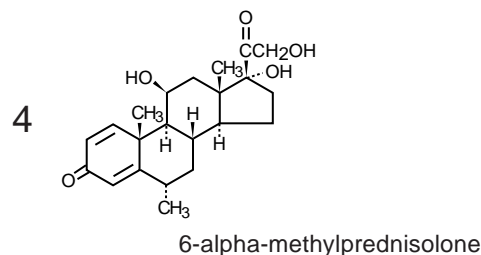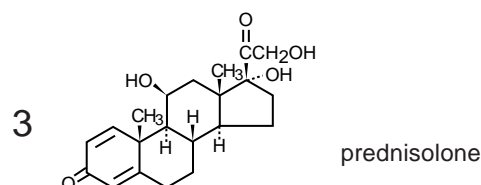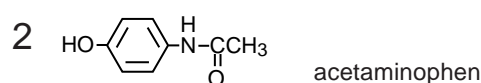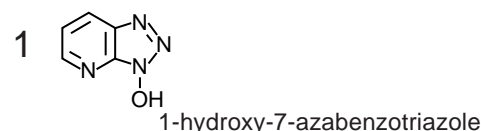

5 μ m 充填剤であるUnison US-C18の製造バッチ間の再現性の高さを示すデータです。

Unisonシリーズの充填剤は、従来の古典的製造方法とはまったく異なる手法を採用しています。これは単に高性能充填剤を実現するためだけでなく、再現性の高い製造方法を確立するために開発されたものです。長期にわたり安定した品質を提供するために、充填剤の製造方法にも配慮しています。